


1.ルシパック Pen の使い方

(2) ふき取り検査 1)清浄度検査

①ATP検査-1




ルシパック Pen を袋から取り出します。
(測定開始約 20分前に冷蔵庫から出し、常温に)

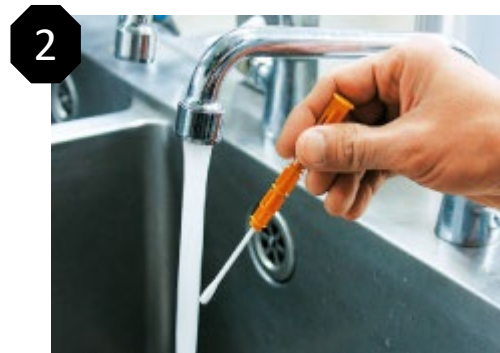

ルシパック Pen の綿棒ホルダー(オレンジ色)を抜き、綿球部分を水道水で濡らします



検査対象のふき取りをおこないません。ふき取り方法は、対象によって決めます。

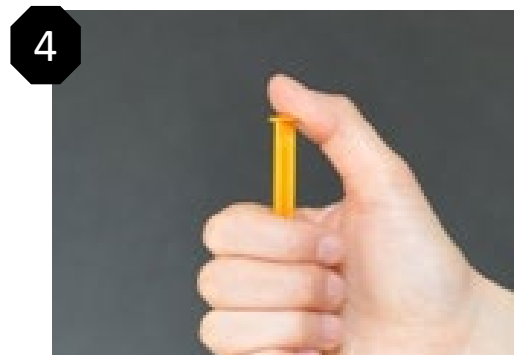

ルシパック Pen 綿棒部分を本体部分に戻します。



ふき取りサンプルと試薬を反応させ、チューブの先に反応液を落とすために、ルシパック Pen を数回振り下ろします。



ルシパック Pen 下部に試薬がたまっていることを確認し、ルミテスターで測定します。

ATPふき取り検査
運用マニュアル

<https://biochemifa.kikkoman.co.jp/kit/atp/method/guide/>


2.検査対象物のふき取り方

測定対象表面の10cm × 10cmの面を縦方向横方向にまんべんなくふき取る。

注意：

綿球を回転させながら、綿球全体でむら無くふき取
綿棒がしなるようにしっかりとふき取る。

ふき取り面積が小さい場合は、どのようにふき取る
かを決めておく。

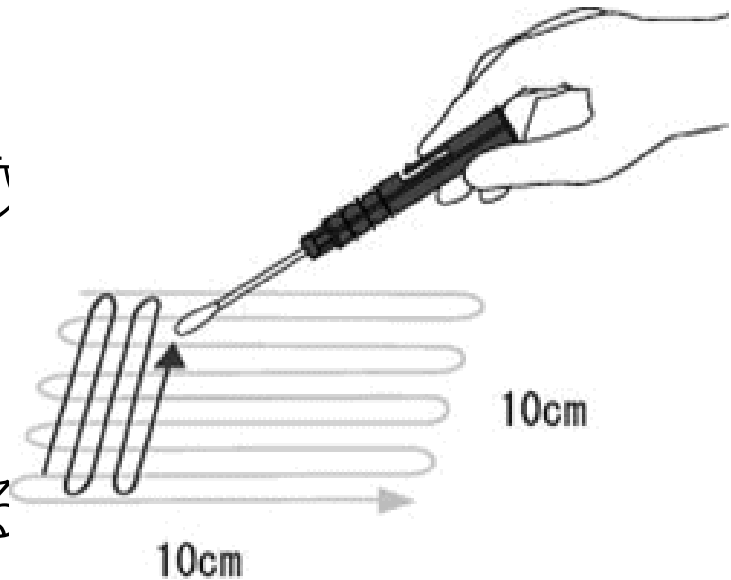


手指のふき取り方

対象：（例）右手のひらおよび5指。

方法：（例）手のひらは縦と横各6往復、
各指と指先は1往復、

とするなど、ふき取り方を統一する。

力の入れ方も
先がどれくらいしなる程度か決めておく。

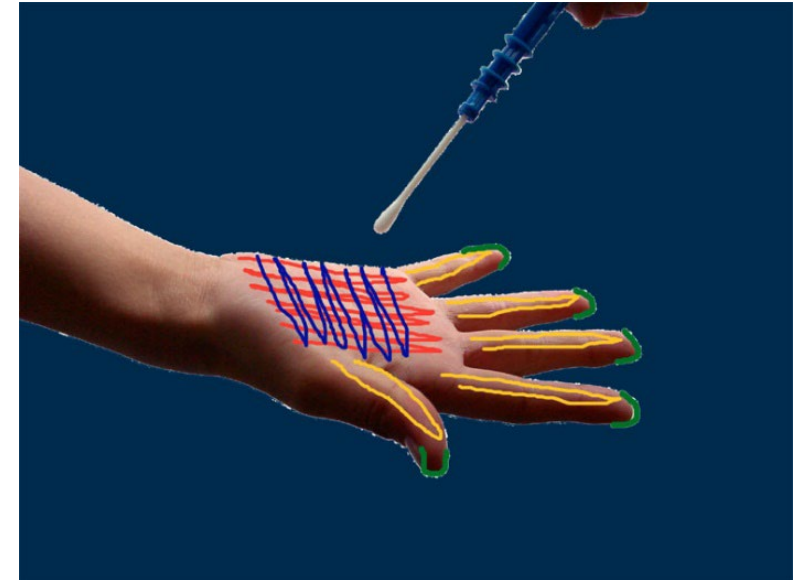

3.ルミテスターPD-30 の使い方

(2) ふき取り検査

1) 清浄度検査

①ATP検査-3



1
ルミテスターPD-30 の操作パネルの「POWER」キー(赤色)を1回押します。8秒のカウントダウン後、測定可能状態になります



2
ルシパック Pen」を「ルミテスターPD-30」の測定部にセットします。



3
蓋をします。



4
操作パネルの「ENTER」キー(緑色)を押します。



5
測定時は、ルミテスターを立てた状態で測定してください。



6
測定終了後ルシパック Pen をルミテスターから抜きます。